

气浴恒温振荡器

Gas bath constant temperature oscillator

该机采用电机具有功率大，无噪声等优点。该机还具有控温精度高、振荡平稳，并配有温度显示，是各大中院校、科研、化工等单位进行化学实验的先进工具

使用方法：使用本仪器时，请检查一下整机配件是否齐全，附件有：电源线一根、说明书一本。检查完毕后，打开有机玻璃盖，把需要震荡的容剂夹在夹具上，把口塞紧，接通电源，打开定时开关和电源开关，选择你需要的时间和所需要的振荡速度，速度由慢到快进行调节，调节好所需要的加热温度，加热与恒温设有指示灯指示，显示器的温度，即为工作室内的实际温度，注意的是关机后才取出或放入容器。

注意事项

- 为确保安全，使用时必须接地（三相插头）
- 工作完毕，应关闭电源
- 当仪器发生故障，必须请懂电器的师傅检查

产品参数

型号	SHZ-82(A)	电源	220V,50HZ
振荡频率	50-280/分钟	定时范围	5-120分钟
振幅	20mm	工作室尺寸	46*56mm
电机功率	80W	负载	10kg
加热功率	800W	工作方式	回旋
常温	~50°C±1°C	附件	电源线,说明书

